

フィルターのメンテナンス方法

前処理用フィルターの交換手順



元栓のバルブを閉じます。レバーを写真のようにチューブに対し直角方向になる様に回転します。(バルブの形や色は機種により異なる場合があります。)

1分後に電源コンセントからプラグ(ACアダプター)を抜きます。

フォーセット(純水専用の蛇口)を全開にしてタンクのタンクバルブを閉じて作業を行います。

フォーセットから水が完全に出なくなった事を確認後に以下の作業を行ってください。

用意する物:

タオル、水を受ける容器、フィルターレンチ



作業がやり易いように本体を手前に引き出します。

フィルターレンチをフィルターケースの下から通し右方向に回します。

写真では手前方向に回す事になります。緩んだらレンチを外し手で緩めます。3回転程度で外れると思います。

中に水がスレスレまで入っていますので傾けると零れますので注意して下さい。



本体から外した状態です。

そののちに中に入っているフィルターを取り出し、新しいフィルターと入れ替えてください。

次に今と逆にフィルターを締め付けてください。

そのとき、中に黒いゴム製のOリングがはまっていますので、はみ出していないか確認してください。

続いて順に真ん中(カーボンフィルター)、左端(1マイクロンフィルター)と交換して、完了すれば終了です。

タンクバルブと元栓を開けてください。